

	UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS PERTANIAN LABORATORIUM PROTEKSI TANAMAN	Standar Operasional Prosedur (SOP)
PETUNJUK PENGOPERASIAN VORTEX		No.Formulir : 01.1/IIA.12c/JAP/LAB-PROT/2025 No/Tgl revisi : 01/00 Halaman : 1 dari 1



1. Letakkan vortex mixer di atas meja yang datar dan tidak licin.
2. Colokkan kabel ke sumber listrik.
3. Atur tombol mode ke **“Touch”** untuk penggunaan sesaat, atau **“On”** untuk berputar terus-menerus.
4. Gunakan tabung/tube yang **tertutup rapat**.
5. Pastikan volume tidak melebihi kapasitas tabung/tube agar tidak tumpah saat digetarkan.
6. Pegang tabung secara tegak dan kuat.
7. Tekan bagian dasar tabung/tube ke pad vortex secara ringan dan vertikal.
8. Untuk pengaturan kecepatan, putar knop **“Speed”** sesuai kebutuhan (mulai dari kecepatan rendah untuk mencegah tumpahan).
9. Lepaskan tabung/tube dari alat dengan hati-hati.
10. Matikan alat dengan memutar saklar ke posisi **“Off”**.
11. Cabut kabel jika alat tidak akan digunakan dalam waktu lama.