



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK
LABORATORIUM BIOPROSES

Alamat: Kawasan Agrotechnopark Jubung, Jubung, Sukorambi, Jember 68151
Telp. (0331) 330224, Fax. (0331) 330224

SOP MICROWAVE

- 1) Sambungkan *microwave* ke aliran listrik
- 2) Masukkan bahan yang ingin di panaskan
- 3) Atur suhu yang diinginkan dengan memutar tombol *heat* (sebelah atas)



- 4) Atur waktu yang diinginkan dengan memutar tombol *time* (sebelah bawah)



- 5) Lampu indikator menyala menandakan unit sedang bekerja
- 6) Alarm akan berbunyi saat unit telah selesai sesuai waktu yang telah ditentukan
- 7) Untuk mengakhiri penggunaan, atur tombol *heat* dan *time* ke posisi OFF
- 8) Cabut kabel stop kontak dari sumber listrik.