

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY KHUẤY TỦ GIA NHIỆT
VELP AREC



1. GIỚI THIỆU

Máy khuấy từ gia AREC được làm từ tấm gốm, được sử dụng trong phòng thí nghiệm để sử dụng chung và cho tất cả những ứng dụng đòi hỏi một quy định chính xác của tốc độ khuấy và nhiệt độ.

Tấm gia nhiệt gốm (1) có nghĩa là nhiệt độ cao hơn so với tấm gia nhiệt nhôm.

Thanh khuấy mà đáp ứng hầu hết các ứng dụng là mã A00001060 (10x40 mm).

Tắt bật thiết bị được sử dụng phím OFF / ON (2). Tốc độ khuấy (3) và nhiệt độ (4) của bộ gia nhiệt được sử dụng có điều chỉnh các nút bấm tương đối trên bảng điều khiển phía trước, nhiệt độ được hiển thị bằng số (5).

Chú ý: sử dụng vật liệu chịu nhiệt cao hơn so với máy tấm gia nhiệt Ceramic



2. KIỂM TRA VÀ CÀI ĐẶT

Mở hộp máy và kiểm tra các phụ kiện kèm theo máy

- Máy khuấy từ + dây nguồn
- Hướng dẫn sử dụng

2.1 Kết nối điện

Đặt máy lên bàn, để cách tường tối thiểu 30cm.

Trước khi kết nối thiết bị với nguồn điện, hãy chắc chắn rằng nguồn điện phù hợp với nguồn điện cấp cho máy, và đảm bảo rằng nguồn cung cấp được nối đất

Đảm bảo rằng các ổ cắm và thiết bị cắt tương đối phù hợp với tiêu chuẩn an toàn hiện nay và dễ dàng tiếp cận

LƯU Ý: cấp nguồn phải để xa bộ gia nhiệt.

2.2 Thiết lập

Xoay tốc độ (bên phải) và nhiệt độ (bên trái) nút bấm hoàn toàn sang trái. Đặt cốc chứa mẫu và một từ thanh khuấy phù hợp trên tấm khuấy. Sau đó, thiết lập tốc độ và nhiệt độ bằng cách chuyển sang phím bấm.

3. ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ

Các núm vặn bên phải để điều chỉnh độ chính xác nhanh chóng tốc độ từ 100 đến 1500 rpm (vòng/phút). Và núm bên trái là cho nhiệt độ lên đến 50 – 550°C.

ON-OFF BẬT. Nếu "OFF" tất cả 1 vị trí đều không có nguồn, nếu "ON" tất cả 1 vị trí đều có nguồn

3.1 Thông báo lỗi

Nếu một thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình, xin vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Hanel.

Khi màn hình hiển thị một thông báo lỗi, các chức năng khuấy và gia nhiệt tự động dừng.

Chú ý: Để loại bỏ các thông báo lỗi ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

AL1 Vượt giải đầu đo

AL2 Thời gian gia nhiệt quá lâu

AL3 Hệ thống khuấy chạy đúng không

4. BẢO DƯỠNG

Với thiết bị chịu hóa chất và dung môi, không cần trường hợp bảo dưỡng thường xuyên, chỉ khi nào có dung môi hay hóa chất dính vào bề mặt, để người lấy rẻ sạch lau sạch là được.