

	UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS BIOLOGI FASILITAS PENELITIAN BERSAMA		
	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	3080112063
		Halaman	2
	Timbangan Analitik GR-200	Tgl. Terbit	23 Desember 2021
		Revisi	4

I. Nama Alat	Timbangan Analitik	
II. Spesifikasi	Merk : AND Tipe : GR200 Ukuran Pan Timbang : 18 cm Readability : 0,01 g Kapasitas Maks. : 510 g	Daya : 4 W Tegangan : 8 – 14,5 V Temperatur : 15 - 35°C Jumlah : 1 S/N : B537435350 (2015-01)
III. Instruksi Kerja	A. Menghidupkan Alat - Sebelum dinyalakan, cek kondisi timbangan, pastikan titik gelembung berada di tengah bulatan dan stabil. - Dalam keadaan mati, bersihkan pan piring timbangan dengan kuas halus jika terdapat kotoran. - Tutup semua pintu neraca. - Hidupkan alat dengan menekan tombol “ON” pada keypad. - Tunggu hingga timbangan stabil (tulisan “RESPONSE MID” di monitor data sebelah kiri atas menghilang). B. Pengoperasian Alat - Lakukan penimbangan dengan hati-hati. Gunakan kertas timbang/alas timbang yang tersedia, untuk sampel cair gunakan botol timbang/mikrotube. - Letakkan alas timbang di piringan timbangan, tekan Re-Zero untuk mengeset ulang. Timbang sampel. Catat hasil penimbangan.	

Pengesahan	Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Nama			
Tanda Tangan			
Tanggal			

Isi Dokumen ini tidak diperkenankan untuk disalin dan digandakan tanpa seijin dari Ketua Fasilitas Penelitian Bersama Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.

	UNIVERSITAS GADJAH MADA		
	FAKULTAS BIOLOGI		
	FASILITAS PENELITIAN BERSAMA		
	INSTRUKSI KERJA	No. Dokumen	3080112063
		Halaman	2
	Timbangan Analitik GR-200	Tgl. Terbit	23 Desember 2021
		Revisi	4

	3. Hindari menggeser pan piring timbang yang menyebabkan timbangan eror karena tidak seimbang. 4. Keluarkan hasil penimbangan, kosongkan pan piring timbang, tunggu hingga angka tidak berubah-ubah. C. Mematikan Alat 1. Tekan kembali Re-Zero, dan tekan “OFF” untuk mematikan timbangan. 2. Setelah pemakaian bersihkan kembali pan piring timbang dengan kuas halus, lap bahan cair atau bahan higroskopis dengan tissue alcohol yang tersedia.
--	--

Pengesahan	Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Nama			
Tanda Tangan			
Tanggal			

Isi Dokumen ini tidak diperkenankan untuk disalin dan digandakan tanpa seijin dari Ketua Fasilitas Penelitian Bersama Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada.