

Прізвище _____ Клас _____ Дата _____

Практична робота 1.

Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами.

Виконання найпростіших лабораторних операцій

Мета: навчитися поводитися з лабораторним посудом, нагрівальними приладами, виконувати найпростіші лабораторні операції та прийоми.

Обладнання: лабораторний штатив з лапкою, кільцем, спиртівка, штатив з пробірками, сірники, лабораторна посуда: колба, ступка з товкачиком, порцелянова чашка, хімічний стакан, шпатель.

З правилами техніки безпеки ознайомлен (-а) _____

Порядок виконання дій

1. Укажіть назву хімічного посуду та його призначення.

2. Прийоми поводження з нагрівальними приладами. Запишіть назву деталей спиртівки названня деталей спиртівки


1.
2.
3.
4.



Запаліть фільт спиртівки. Через деякий час загасіть полум'я, накривши його ковпачком, який потрібно підносити з боку. Поясніть, чого саме таким методом потрібно гасити полум'я?

3. Прийоми поводження з лабораторним штативом. Запишіть назви деталей лабораторного штатива.

1.
2.
3.
4.
5.

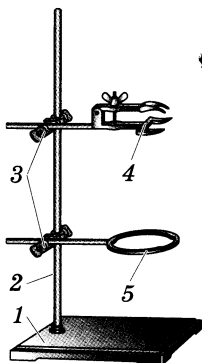

Поясніть яких правил потрібно дотримуватись при закріпленні пробірки у лапці штативу?

Висновок

При виконанні практичної роботи ми ознайомилися:
