

Plantecelle-forsøg

Materialer



- Mikroskop
- Løg
- Objektglas
- Dækglas
- En dråbe vand



Fremgangsmåde

Du kan se planteceller i et mikroskop. Du skal bruge et løg. Mellem de tykke saftfyldte lægskæl sidder en tynd gennemsigtig hinde. Den kan trækkes af det tykke løgskæl. Læg et lille stykke hinde på et objektglas med en lille dråbe vand oven på. Læg til sidst et dækglas over.

Læg læghinden under et mikroskop, begynd med at bruge den mindste forstørrelse. Eksperimenter med at give mere eller mindre lys, zoom ind og ud og juster mikroskopet op og ned.

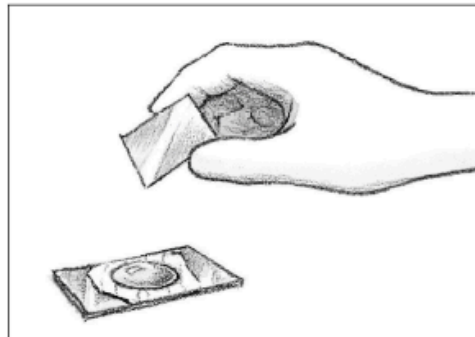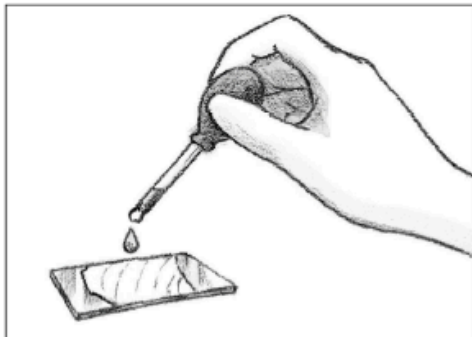

- Tegn et udsnit af hvad du ser i mikroskopet

--

