

Simulador “osmosis”



[link de acesso](#)

Para usar a simulação:

- 1 – Seleciona a concentração de açúcar na placa de Petri.
 - 2 – Seleciona a concentração de açúcar na Batata.
 - 3 – Clica na cruz para ver o que acontece dentro da batata (*cross sectional view*).
 - 4 – Arrasta um dos pregos até ao nível da água.
 - 5 – Seleciona o START para começar a experiência.
 - 6 – Arrasta o segundo prego para o novo nível da água.
- Para recomençar, seleciona RESET.

Simulador “study of plasmolysis”



[link de acesso](#)

Para usar a simulação:

- 1 – Seleciona a concentração de NaCl.
 - 2 – Leva a lâmina e coloca-a no microscópio.
 - 3 – Clica em cima da ocular para visualizar as células.
 - 4 – Seleciona o botão START.
- Para recomençar selecionar o botão RESET.