

Formulario de solicitud para la detección por PCR de la contaminación con *Mycoplasma* en cultivos celulares

Fecha de envío:

Nombre del Usuario:

Investigador Responsable:

Laboratorio:

Número total de muestras enviadas:

MUESTRA (ID)	Nro. Células totales/muestra	MUESTRA (ID)	Nro. Células

E-mail para Facturación:

CUIT o CUIL a facturar:

Datos de Subsidio:

Procedimiento para la preparación de la muestra:

1. Separar en un microtubo de 1.5 ml (libre de nucleasas) una alícuota de 1 millón de células totales. Rotular con: fecha, nombre de la línea celular, usuario, Laboratorio y nro. total de células.
2. Centrifugar a 2000 rpm, 5 min, RT. Descartar el sobrenadante.
3. Colocar sobre el pellet de células 1 ml de PBS 1X estéril. Resuspender para lavar las células.
4. Centrifugar a 2000 rpm, 5 min, RT. **DESCARTAR LA MAYOR CANTIDAD DE SOBRENADANTE POSIBLE** con pipeta automática. Conservar el pellet lavado de células a -20 °C.
5. Entregar la muestra en un vaso con hielo a Noelia Maldonado o Gabriela Furlan. Enviar por email el formulario de solicitud a: pedidos.cibici@gmail.com. Luego de la **recepción de la muestra y del formulario de solicitud** se procederá a realizar la determinación.