

Лабораторний дослід 1
Виявлення хлорид-іонів у розчині

Відео для виконання: <https://www.youtube.com/watch?v=aIN8nxviULM&t=53s>

Налити у пробірку 1 мл розчину натрій хлориду і додати краплями розчин аргентум нітрату.

Спостереження: _____

Скласти молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.



Лабораторний дослід 2
Виявлення сульфат-іонів у розчині

Відео для перегляду: <https://www.youtube.com/watch?v=l8GRoQ7nHdk>

Налити у пробірку 1 мл розчину розбавленої сульфатної кислоти і додати краплями розчин барій хлориду.

Спостереження: _____

Скласти молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.



Лабораторний дослід 3
Виявлення карбонат-іонів у розчині

Відео для перегляду: <https://www.youtube.com/watch?v=hEErVb82ijw> з 1:00

Налити у пробірку 1 мл розчину натрій карбонату і додати краплями розчин HCl

Спостереження: _____

Скласти молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій.


