


Penimbangan (Logbook) Standar di LMS

- 1) Pertama masuk login ke LMS menggunakan akun

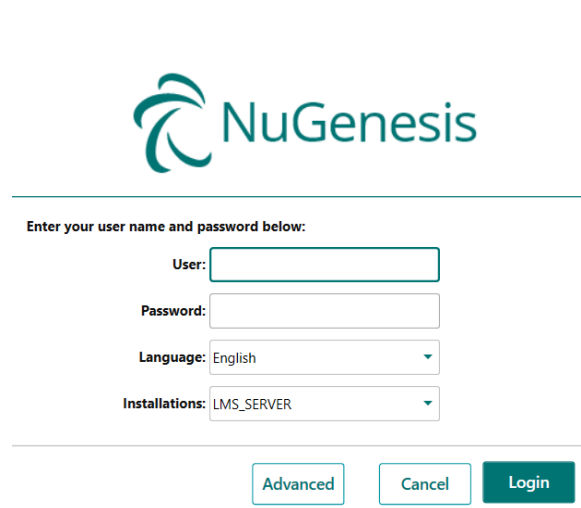

The image shows the NuGenesis login interface. At the top is the NuGenesis logo. Below it, a section titled "Enter your user name and password below:" contains four input fields: "User:", "Password:", "Language:" (set to English), and "Installations:" (set to LMS_SERVER). At the bottom of this section are three buttons: "Advanced", "Cancel", and "Login".

- 2) Setelah itu, masuk ke document (dalam dept registration)

Summary Widgets

**Inbox**
QC Scientist Sayyidul A...
Un-read messages **1316**
Un-read tasks **87**


**Documents**
Registration
In progress **6**
Awaiting signature **0**
Approved **0**

**Samples**
QC_PLG
Pending **0**
Available **0**
In use **0**

- 3) Kemudian pilih blanko std apa yang akan ditimbang

Registration	LB_STD_EJ_SPORT_VIT	LB_STD_EJ_SPORT_VIT
m)		
Registration	LB_STD_KOMIX_HERB_ORI_&_LEMON	LB_STD_KOMIX_HERB_ORI_&_LEMON
Registration	LB_STD_KOMIX_OBH_PE	LB_STD_KOMIX_OBH_PE_
Registration	LB_STD_KOMIX_OBH_PE_KID	LB_STD_KOMIX_OBH_PE_KID
Registration	Logbook Standard Komix Varian	LB_STD_ALLVAR_FG_QCPG
Registration	Product Registration - PLG	Registrasi_OJ_Ruah_FG
Registration	Product Registration - CKR	B7_REG_FG_CKR

- 4) Klik 2x untuk membuka
- 5) Setelah terbuka

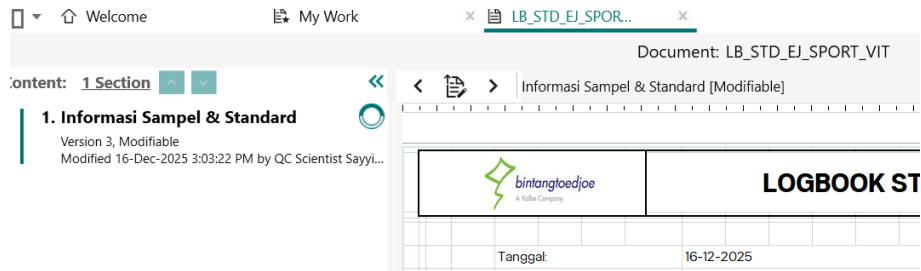

- 6) Klik edit seperti mengisi dokumen LMS pada umumnya, pada kolom status silahkan klik new (untuk yang akan melakukan penimbangan standar), atau klik history (jika hanya akan load hasil penimbangan) ☐ untuk penimbangan std silahkan pilih new


Status Standard

Status	
Substance ID History	New History

Informasi Working Standard

- 7) Pada sebelah kanan masing – masing WS (sesuai produk) jika di klik maka akan keluar pop up WS silahkan di klik


Working Standard	No WS	Konsentrasi (%)	Expired Date
Vitamin B5 (Dexpanthenol)			
Vitamin B3 (Nicotinamide)			
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)			
Potassium Sorbate			
Sodium Benzoate			

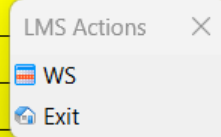

- 8) Kenapa harus di klik 1 per 1? Bukannya bisa otomatis?, yah karna pemilihan WS standar itu krusial, jadi harus sambal dibandingkan dengan botol yang bapak/ibu pegang saat itu
- 9) Untuk proses penimbangan silahkan klik cell di samping bobot actual (teoritis) yang harus di timbang

Penimbangan Standard

Working Standard	Berat		No Kontrol	ED Kalibarsi
	Teori	Aktual		
Vitamin B5 (Dexpanthenol)	116.8 mg			
Vitamin B3 (Nicotinamide)	375.0 mg			
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)	40.0 mg			
Potassium Sorbate	20.0 mg			
Sodium Benzoate	20.0 mg			

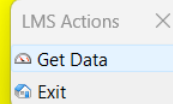

10) Klik get data (kemudian pilih nomor control alat timbang yg digunakan)

Penimbangan Standard

Working Standard	Berat		No Kontrol
	Teori	Aktual	
Vitamin B5 (Dexpanthenol)	116.8 mg	368.8 mg	2QC-TMB-008
Vitamin B3 (Nicotinamide)	375.0 mg		
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl)	40.0 mg		
Potassium Sorbate	20.0 mg		
Sodium Benzoate	20.0 mg		

11) Jika penimbangan tidak sama dengan teori (actual) akan menunjukan warna merah, setelah selesai silahkan di save kemudian di release section (hanya sampai release jangan di sign yah) ☐ jika terlanjur sign silahkan minta di re open ke spv