

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS PERTANIAN LABORATORIUM PROTEKSI TANAMAN</p>	<p style="text-align: center;">Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>
<p style="text-align: center;">PETUNJUK PENGOPERASIAN HOTPLATE STIRRER</p>	<p>No.Formulir : 01.1/IIA.12c/JAP/LAB-PROT/2025</p>	<p>No/Tgl revisi : 01/00</p>
	<p>Halaman : 1 dari 1</p>	



1. Pastikan alat berada di permukaan datar dan jauh dari bahan mudah terbakar.
2. Colokkan kabel alat ke sumber listrik.
3. Tempatkan larutan dalam gelas beaker atau erlenmeyer.
4. Masukkan stir bar ke dalam larutan.
5. Letakkan gelas pada pelat hotplate.
6. Putar **tombol stir** perlahan untuk memulai pengadukan.
7. Atur kecepatan aduk sesuai kebutuhan.
8. Jika diperlukan pemanasan, putar **tombol heat** dan sesuaikan suhu.
9. Amati proses pengadukan dan suhu larutan.
10. Jangan biarkan larutan mendidih atau meluap.
11. Jangan memegang beaker atau hotplate dengan tangan langsung.
12. Matikan tombol stir dan heat ke posisi nol.
13. Cabut kabel listrik.
14. Biarkan alat dan larutan mendingin sebelum diangkat.

15. Bersihkan alat jika diperlukan.