

Tata cara pengerjaan EGDEG di LMS

- 1) Penamaan injekan spl harus mengikuti penamaan berikut yah (misal)
SPL_1_LETSB_HD117_A
SPL_2_LETSB_HD117_B
- 2) Report template harus menggunakan yang lama yah (dengan hasil conc, kadar dll)
- 3) Save ke folder Z (GC) ingat untuk penyimpanan harus di save pdf yah, jangan di print to pdf
- 4) Selanjutnya tinggal melakukan get hasil GC di LMS (data akan membutuhkan waktu kira” sekitar 5 menit setelah file di simpan ke folder yah
- 5) Jangan lupa get density juga yah dengan terlebih dahulu memilih drop down titik nya(karna dibutuhkan untuk perhitungan)

