

Tata Cara Save hasil Spektro untuk LMS

- Setelah melakukan proses pengujian menggunakan spektro silahkan hide beberapa parameter
 - Type
 - Conc
 - WL 525
 - Kadar As_salisilat

Hingga tampilan menjadi seperti ini

Measurement(System Administrator) - Obat_Jadi 2024 - [Photometric - Obat_Jadi 2024 - 2-505-

File Edit View Graph Operations Instrument Tools Window Help


Standard Table

	Sample ID	Type	Conc	WL525.0	Wgt.Factor
1	15mg	Standard	450.000	0.089	1.000
2	30mg	Standard	900.000	0.185	1.000
3	45mg	Standard	1350.000	0.269	1.000
4					

Sample Table - [Active]

	Sample ID	%Kadar_ASB	Wsampel	Kadar_WS
1	HM054_A	0.083	2640.000	100.000
2	HM054_T	0.080	2640.000	100.000
3	HM054_B	0.078	2640.000	100.000
4				

- Selanjutnya reporting menggunakan report template “LMS_Report_Quantitativ (OSK-POSN)” paling atas

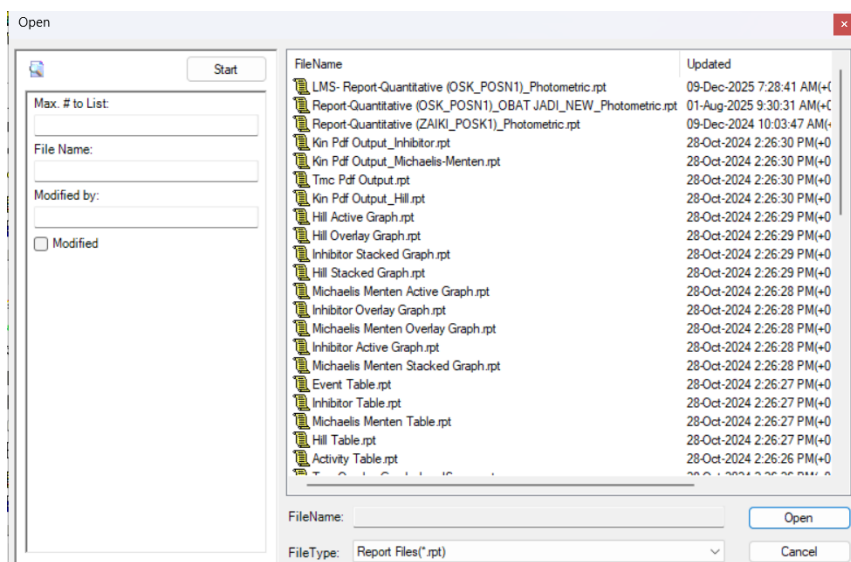

- Setelah itu save (print) pdf to “local Z yang ada di pc spektro”