

Notice de calibrage

Balance Française RUBIS

Version 1.1

06/17



BV Cert. 6313245




Cette balance est conforme à la directive CEM 2014/30/UE en utilisant la norme NFEN 61326-1 et conforme à la directive de basse tension 2014/35/UE, en utilisant la norme IEC 61010-1

3 – MASSE DE CALIBRAGE NECESSAIRE

Classe Poids	RUBIS-15	RUBIS-30	RUBIS-60	RUBIS-150	RUBIS-300
Classe M1	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg

13.2 Description des symboles de l'écran

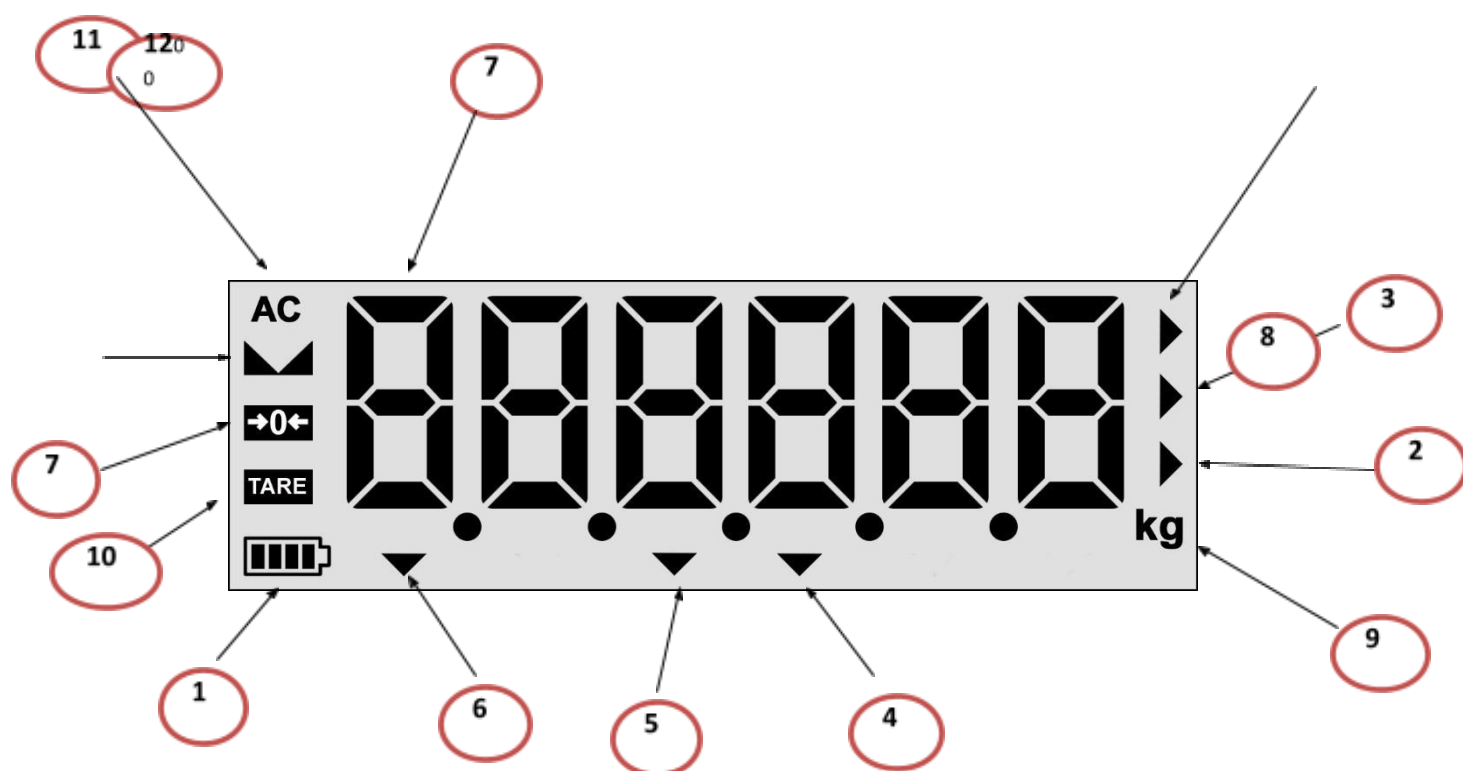

- 1) Indicateur de batterie
- 2) Indicateur de seuil BAS
- 3) Indicateur de seuil HAUT
- 4) Indicateur de totalisation
- 5) Indicateur de pesage Animal (Option)
- 6) Indicateur de comptage pièces
- 7) Indication de la balance est à ZERO
- 8) Indicateur de stabilité de la balance
- 9) Indicateur d'unité
- 10) Indication d'une tare fixe ou temporaire
- 11) Indication de branchement sur secteur
- 12) Indication du poids net

CALIBRAGE

Fonctionnement :

Veillez-vous assurer que le plateau de pesée soit vide.

Allumer la balance en appuyant sur la touche « ON ».

La balance effectuera un décompte puis affichera le message « 0.000 ».

Maintenez la touche « **MENU** » pendant 3 secondes.

Un message apparaît « **CALibr** ».



Appuyez sur la touche « **-0-** », le message « **UNITS** » s'affichera.



Appuyez sur la touche « **-0-** » le message « **kg** » s'affichera.



Appuyez sur la touche « **-0-** ». Le message « **CAPACIT** » s'affichera.




Validez avec la touche « **-0-** ».

La capacité de la balance sera affichée (selon le modèle : 15-30-60-150-300)

- Appuyez sur la touche « **MENU** » pour augmenter sa valeur
- Appuyez sur la touche « **TARE** » pour diminuer sa valeur

Appuyez sur la touche « **-0-** » pour valider, le message « **RESOL** » s'affichera.

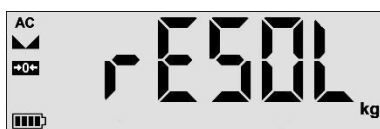

Appuyez sur la touche « **-0-** ». Le message suivant s'affichera « 0.0010 » (cette valeur peut varier selon la capacité de la balance).



□ Appuyez sur la touche « **MENU** » pour modifier la résolution.

Validez avec la touche « **-0-** » pour la valider la résolution.

Le message « **ZERO** » s'affichera.



S'assurer que le plateau soit vide.

Appuyez sur la touche « **-0-** ». Le message « **ZERO** » s'affichera en clignotant.

L'écran affichera ensuite le message « 000000 ».



Appuyer sur la touche « **-0-** ».

Les messages « OK » et « CAL 1 » s'afficheront successivement.



et



Poser la masse de calibrage sur le plateau et attendre que le symbole de stabilité s'allume.

Validez avec la touche « **-0-** ».

La balance affichera une valeur de poids. Corriger cette valeur selon la masse de calibrage posée sur le plateau à l'aide des touches :

- « **MENU** » pour modifier la valeur du chiffre
- « **TARE** » pour se déplacer de droite à gauche

Validez avec la touche « **-0-** ». Le message « **CAL 2** » s'affichera.

Maintenir la touche « **-0-** » jusqu'à l'apparition du message « **SAVE** » pour valider la procédure de calibrage.



□ Le calibrage est terminé.